



Creación de envíos

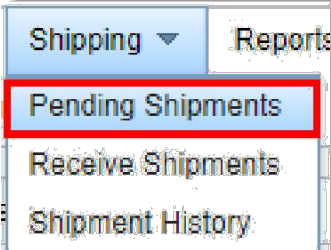

La opción **Pending Shipments** en la barra de menú **Shipping** permite al usuario configurar lotes de envío nuevos y ver otros envíos pendientes

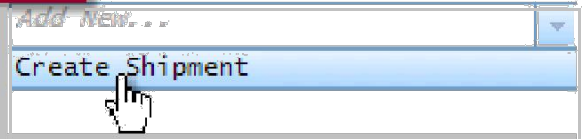

Al seleccionar **Create Shipment** en el cuadro **Add New**, el usuario puede definir información para un lote nuevo.

Página Pending Shipment Preview

Pending Shipment Preview

Batch Number 5

Los campos **General information**, **Shipping Destination**, **Contact at Sending Lab**, **Shipment Notes**, y **Shipment Contents** todos están en la página **Pending Shipment Preview**. En la parte inferior del menú están los botones **Save** y **Ship**


La pestaña **Shipment Contents** se usa para agregar cajas desde su congelador a un lote. Haga clic en **Add New** arriba de la cuadrícula **Storage Containers** para examinar su congelador.

Ship Save Close

Pending Shipments

Batch Number	Shipment Format	Destination Lab	Shipment Temperature	Setup Date	Shipment Date	QA/QC	
5	LDMS	999	Dry Ice	23/Aug/2018	22/Aug/2018	Not Performed	Edit/Ship

El botón **Edit/Ship** abre la página **Pending Shipment Preview** y se le usa para configurar el envío. Esta página también se usa para generar el archivo de envío (**botón Ship**).

Edit/Ship 

- Generate Manifest
- Batch Storage Report
- Shipping Container Report
- Assign Tests
- Print labels
- QA/QC
- QA/QC report
- Delete

QA/QC

El proceso de **QA/QC** se usa para comparar el contenedor real para envío y el manifiesto antes del envío. Use el **menú desplegable Edit/Ship** para acceder a la ventana de **QA/QC Entry**. Tome la muestra desde la posición que se exhibe. Si las identificaciones **Global specimen ID** coinciden, use el botón **Pass**, si no, use el botón **Fail**. Todas las aliquots deben pasar antes de crear el archivo de envío.

Select a container: 
 Container 1 of 1

	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Pass Specimen (Alt+P) Fail Specimen (Alt+F)

Position (Absolute): 1

Global Specimen ID: 9005-0004E00-001

Scanned Global Specimen ID:

Performed By:

Other Specimen ID:

Comments:

Specimen ID:

Primary: BLD

Additive: SPO

Derivative: PL1

Sub Add/Der: N/A

Project: REPRIEVE

ID1 / PID: 0123456B

ID2 / PROTOCOL: A5332

Collection Date: 24/Apr/2015

Collection Time: 13:00

Archivo y documentación de envío

Shipping Manifest Batch Number: 2
 QA/QC Complete
 Setup Date: 01/Oct/2018 Shipped: Yes Ship Date: 01/Oct/2018



Shipped From:		Shipped To:	
Lab ID:	Lab Name:	Lab ID:	Lab Name:
Country:	Contact:	Country:	Contact:
Phone #:	Fax #:	Phone #:	Fax #:
E-mail:		E-mail:	

Number of specimens: 63
 Contents:

Spec ID	Global Spec ID	Project/Prot	PID/ID1	VD	Clinic	Date	Time	Pres	Add	Der	AD	Volume	Pos
9005-0004E00-001	REPRIEVE A5332 0123456B	0 004	101	24/Apr/2015	13:00	BLD	SPO	PL1	NA	1.8 ML	S	1	
9005-0004E00-001	REPRIEVE A5332 0123456B	12 Mb	101	06/May/2015	10:00	BLD	SST	SER	NA	1.8 ML	S	2	
9005-0004E00-001	REPRIEVE A5332 0123456B	12 Mb	101	06/May/2015	10:00	BLD	SPO	PL1	NA	1.8 ML	S	3	
9005-0004E00-001	REPRIEVE A5332 0123456B	12 Mb	101	06/May/2015	10:00	BLD	SST	SER	NA	1.8 ML	S	4	

Después de hacer clic en el botón **Ship** en la página **Pending Shipment Preview**, se genera y descarga el **shipping file** y el envío se mueve a la página **Shipment History**. En **Shipment History**, el botón **View** del menú desplegable le permite generar el **Manifest** y el **Shipping Container Report**. También puede volver a descargar el **Shipping File**, en caso de necesitar otra copia.

Shipment History:

Shipment Number	Shipment Type	Shipment Format	Destination Lab	Sending Lab	Shipment Temperature	Setup Date	Shipment Date	View
2	Sent	LDMS	999	9005	Dry Ice	01/Oct/2018	01/Oct/2018	
1	Sent	LDMS	999	9005	Dry Ice	20/Sep/2018		

- Generate Manifest
- Batch Storage Report
- Shipping Container Report
- Print labels
- QA/QC
- QA/QC report
- Unship
- Download shipping file

Shipping Container Report Batch Number: 2

Shipping Box	Box Size	Box Weight	Box Volume	Box Temp	Box Humidity	Box Pressure	Box Location	Box Status
EU5332_Box_1	3.0 x 3.0 x 3.0	1.0	27.0	20.0	50%	1013	Lab	OK

X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notas

Enviar a BRI según el horario asignado. Vaya al portal FSTRF en Lab Resources Folder para ver su horario de envío asignado:

<https://www.frontierscience.org/> ▶ Portal Login ▶ REPRIEVE-EU tab ▶ Lab Folder

Para garantizar entregas en días de semana, los envíos a BRI deben mandarse solo los lunes, martes o miércoles

Envíe correo electrónico a BRI antes del envío para programar el envío o solicitar permiso para enviar otro día

Los envíos reales a BRI deben ir acompañados por una copia impresa de sus respectivos **Shipping Manifest** y **Shipping Container Report**



REPRIEVE
Randomized Trial to Prevent Vascular Events in HIV



LDMS User Support
 Phone: 716-834-0900 x7311
 E-mail: ldmshelp@fstrf.org
www.ldms.org/contact/